

## 植物叶绿体样本采集操作指南

### 采样步骤

1. 建议取样，植物绿色组织部分（叶片等）
2. 取样前建议光照 6h 以上，使样本中合成大量叶绿体，再进行取样。建议 5g 以上绿色组织样本（叶片等），可多采集一些留做备份样本。
3. 取样后，样本用锡箔纸包裹（或冻存管盛放），迅速过液氮速冻，转移至-80℃冰箱内冻存。
4. 干冰运输。干冰用量建议以 3kg/day 计算。一般建议 10kg 起。



凌恩生物  
— BIOZERON —